





Información del producto Instrucciones para el usuario del HOMEX 6

Colocando las bolsas en el marco (rack)

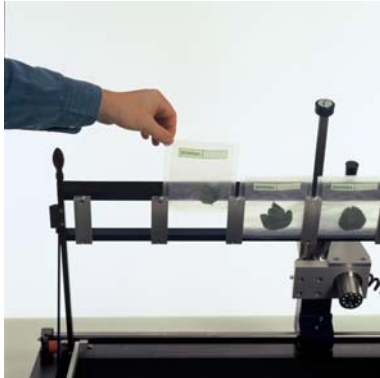

Insertar de 1 a 5 bolsas de extracción en los espacios libres del marco, deslizando las por las guías.

Cerrando el marco (rack)

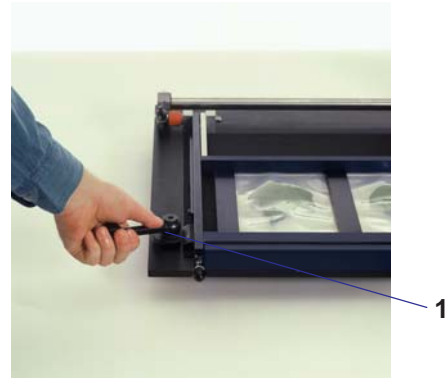


Cierre el marco (rack) y ajústelo girando las dos palancas de fijación (1) de manera que las bolsas de maceración queden bien aseguradas.

Homogeneización



Encienda el motor, sujete el cabezal por medio del mango y deslice el cojinete de rodamiento sobre las bolsas hasta obtener una adecuada maceración.

Mantenimiento

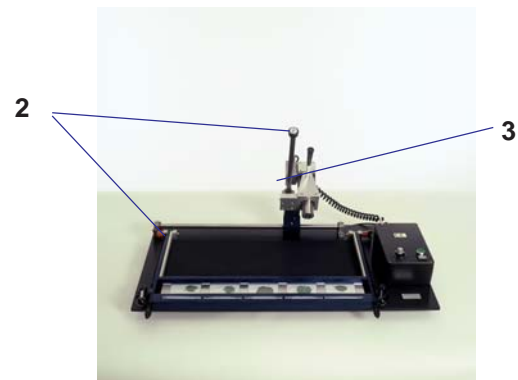

Engrase ocasionalmente los dos ejes deslizantes (2) y la llave/manecilla de la unidad maceradora. Controle los tornillos de sujeción del motor y del marco (rack) y en caso de ser necesario ajústelos.

Cambiando el marco (rack)



Para cambiar el marco tome la cabeza (tirador) de los dos tornillos de fijación (4) empuje y tirelos hacia fuera. Coloque el marco en la misma posición y fije los tornillos.

Quitando el cabezal macerador de rodamiento



Para cambiar o limpiar el cojinete macerador de rodamiento, afloje el tornillo (5) y quite la cubierta. Para remover totalmente el cojinete macerador de rodamiento, afloje el tornillo de fijación del cabezal (6).